

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.eutech.nt-rt.ru || эл. почта: ecu@nt-rt.ru

Многофункциональный карманный измерительный прибор Eutech PCTestr 35

Функция самодиагностики и индикатор уровня зарядки батареи

Опциональная АТК/РТК

Отображение температуры в °C или °F

Корпус из прочного пластика Valox® обеспечивает превосходную защиту от воздействия химических веществ

Сенсор изготовлен из прочного пластика Kynar® устойчивого к воздействию химических веществ



Шаг 1:
погрузите сенсор прибора в раствор



Шаг 2:
проведите измерение и считайте показания с дисплея



Шаг 3:
нажмите кнопку "MODE ENT", чтобы перейти к измерению другого параметра

Технические характеристики прибора

pH	Диап. измер.	0.0 .. 14.00 pH
	Разрешение	0.01 pH
	Погрешность	± 0.01 pH
	Точки калибр.	до 5 точек (автоселект)
	Распознав. калибр. раств.	v
Проводимость	Диап. изм.	0.0..199.9 мкСм / 200..1999 мкСм / 2.00..20.00 мСм
	Диап. отн. мВ	± 500 мВ
	Разрешение	0.1 мкСм/ 1 мкСм / 0.01 мСм
	Погрешность	±1% от полной шкалы
	Точки калибр.	3 точки (автоселект), 3 точки (вручную)
	Темп. коэф.	0.0 .. 10.0% / °C
	Темп. выравн.	25 °C
	Автоселект диапазона	v
Температура	Диап. изм.	0 .. 50.0 °C / 32.0 .. 122.0 °F
	Разрешение	0.1 °C / 0.1 °F
	Погрешность	±0.5 °C / ±0.9°F

- 1 мСм/см = 1000 мкСм/см (μS = мкСм = микросименс / mS = мСм = миллисименс)
- 1 ppt = 1000 ppm (ppm: частиц на миллион / ppt : частиц на тысячу)

* Применяется от 100 pp m до 10 .00 ppt / 0.0 .. 1. 00%

Общие данные прибора

Температ. компенсация	АТС/МТС (автоматическая/ручная температурная компенсация)
Тип сенсора	pH / проводимость / температура
Энергонезав. память	v
Auto-Off	автоматическое отключение через 8.5 минут бездействия (функцию можно отключить)
Ж/к дисплей	двухстрочный ж/к дисплей (2.1 x 2.7 см)
Питание	4 батарейки x 1.5 В "А76"
Размеры / Вес	16.5 x 3.8 см / 90 г

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93